

立行科技有限公司

EC2000

軟體主程式安裝及
中文化


Ver. 1.73

2017/4/17


AnaLab Corporation

1. 安裝 EC2000 主程式


1.1 點選資料夾[EC2000_ENG V1.73 Setup]

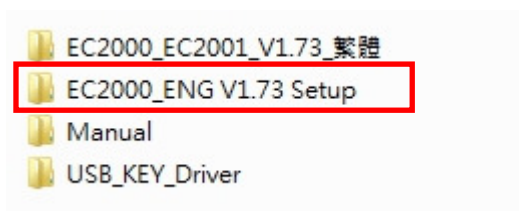

1.2 點選檔案[Setup]

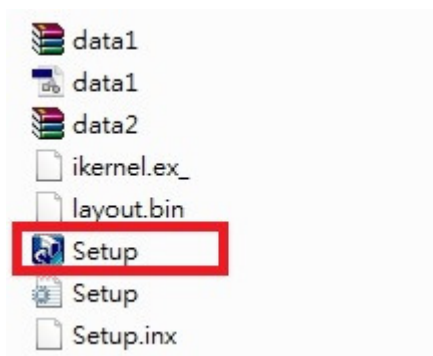


1.3 點選 [Next >]

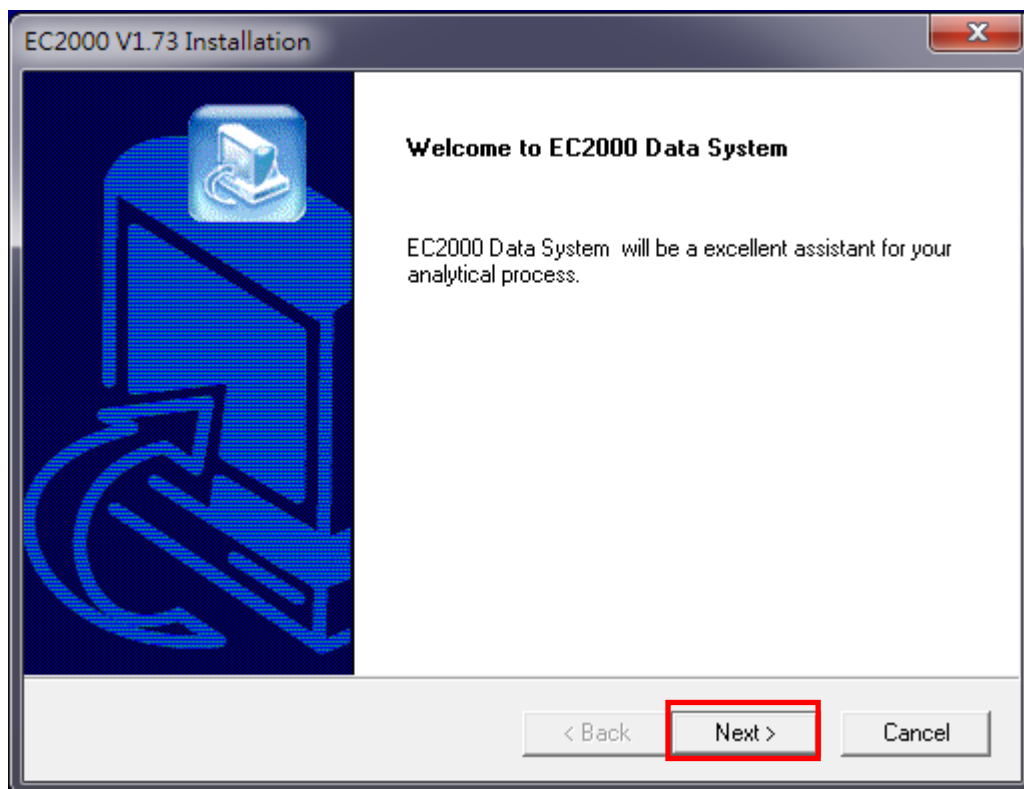


AnaLab Corporation

1.4 點選 [Next>] ; 若要變更檔案安裝位置點選 [Browse...]

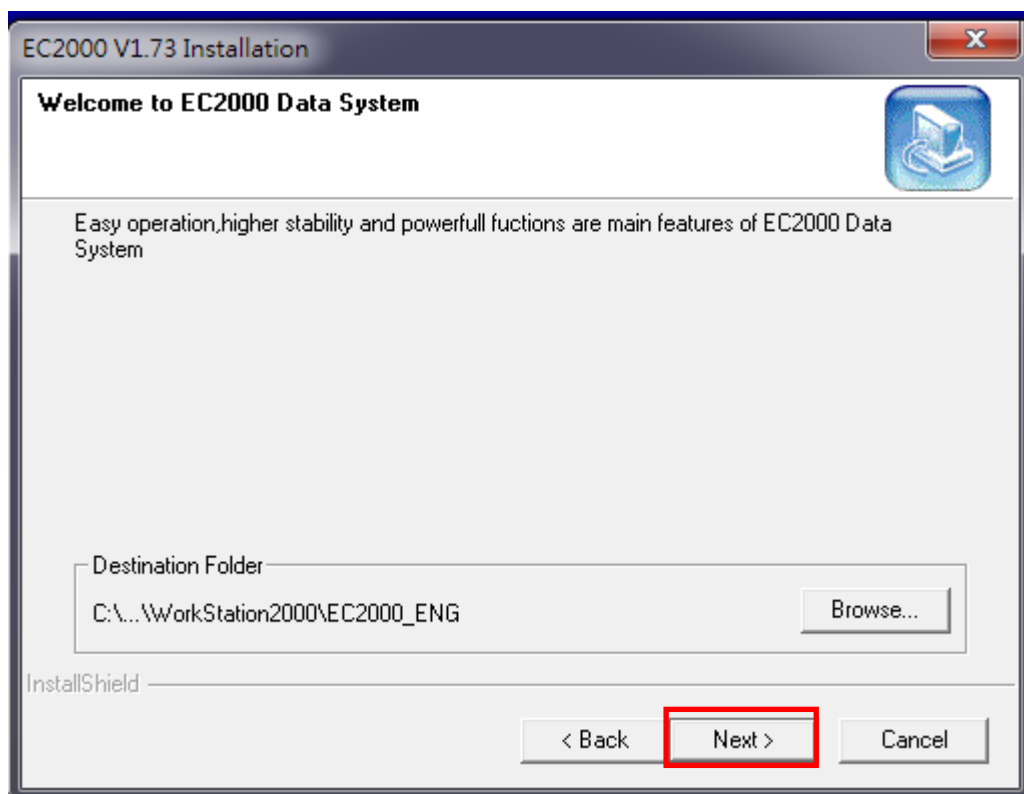


1.5 點選 [Next >]

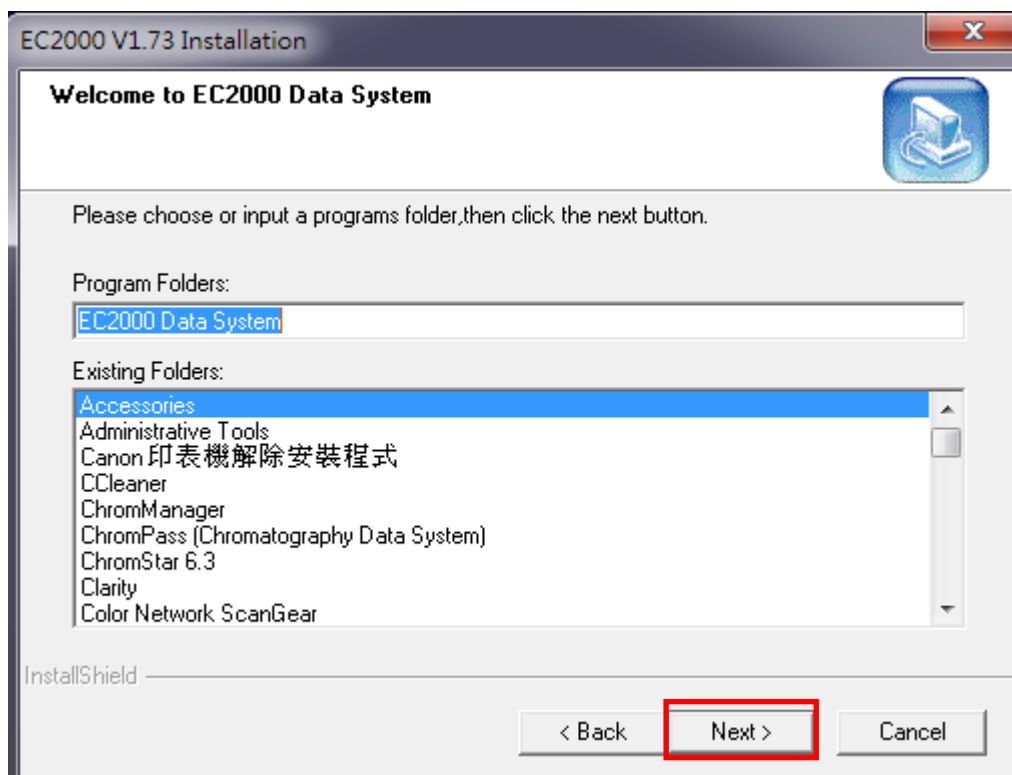


AnaLab Corporation

1.6 點選 [Finish]

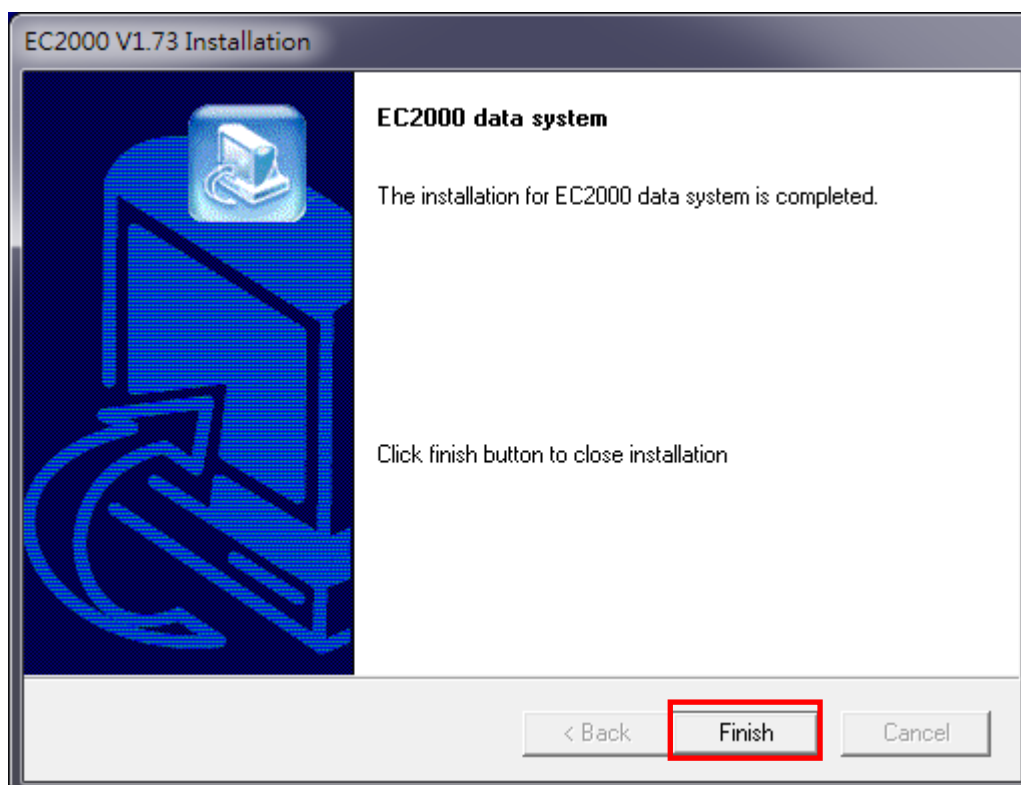

1.7 點選適用的程式

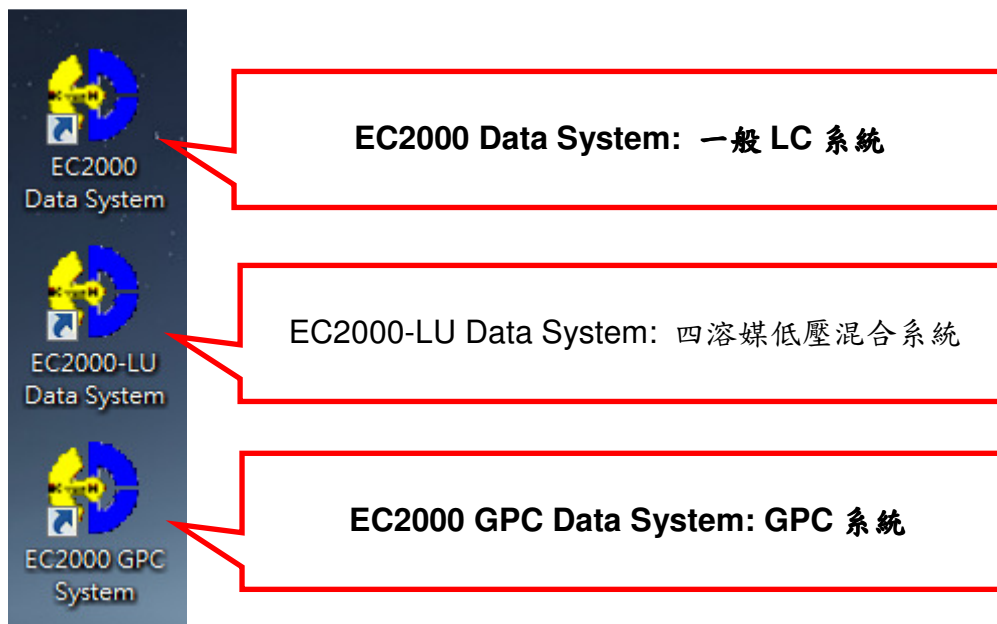


AnaLab Corporation

2. EC2000 中文化


2.1 點選資料夾 [EC2000_EC2001_V1.73_繁體]



2.2 點選 [EC2000]& [EC2001]

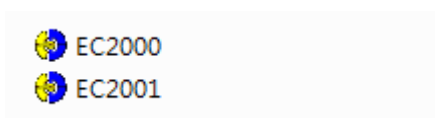


2.3 按滑鼠右鍵，點選 [複製]

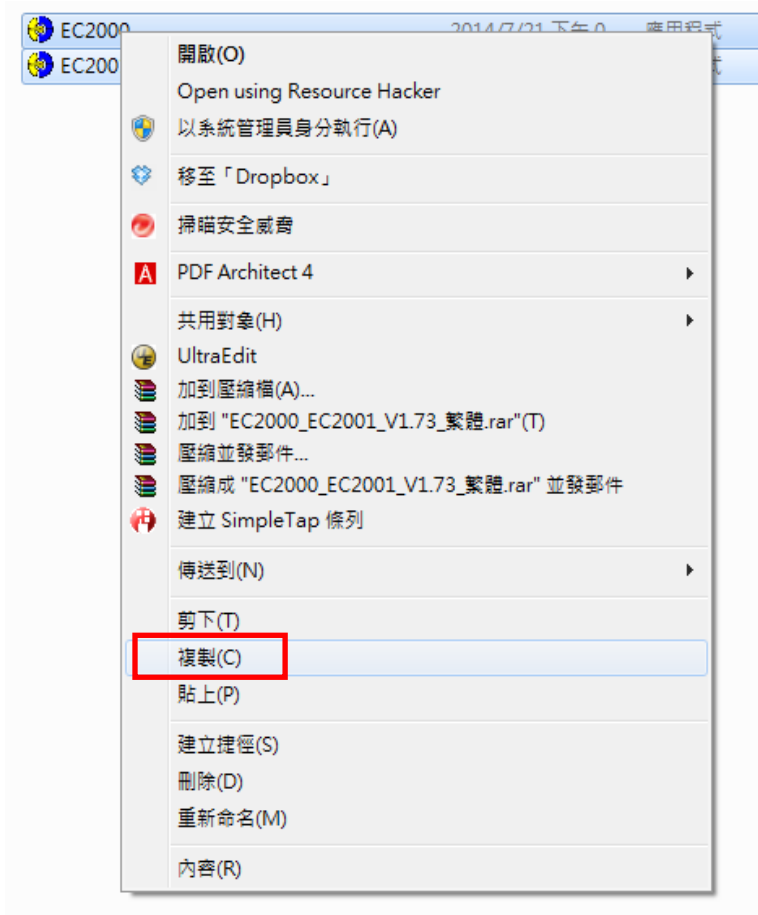


AnaLab Corporation


2.4 開啟資料夾 C:\Program Files (x86)\Workstation2000\EC2000_ENG\

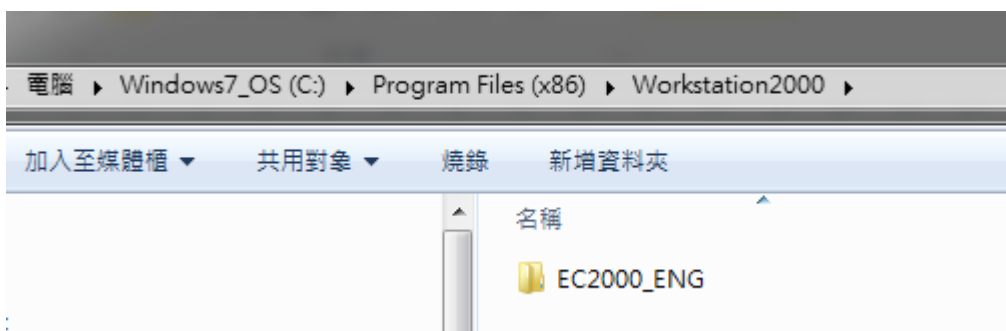

2.5 點選資料夾[EC2000_ENG]

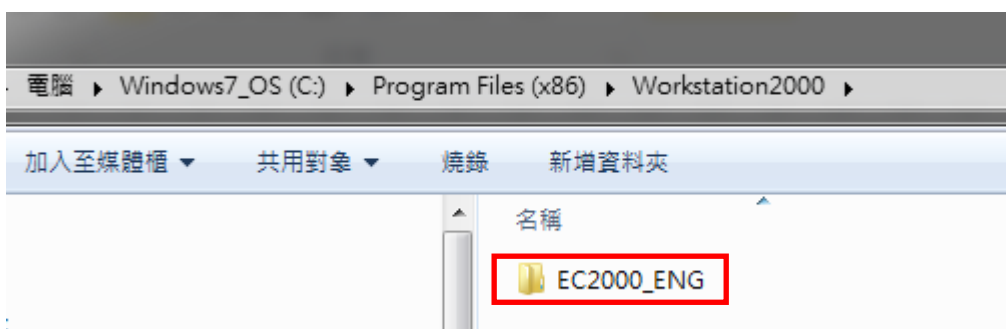


2.6 按滑鼠右鍵，點選 [貼上]

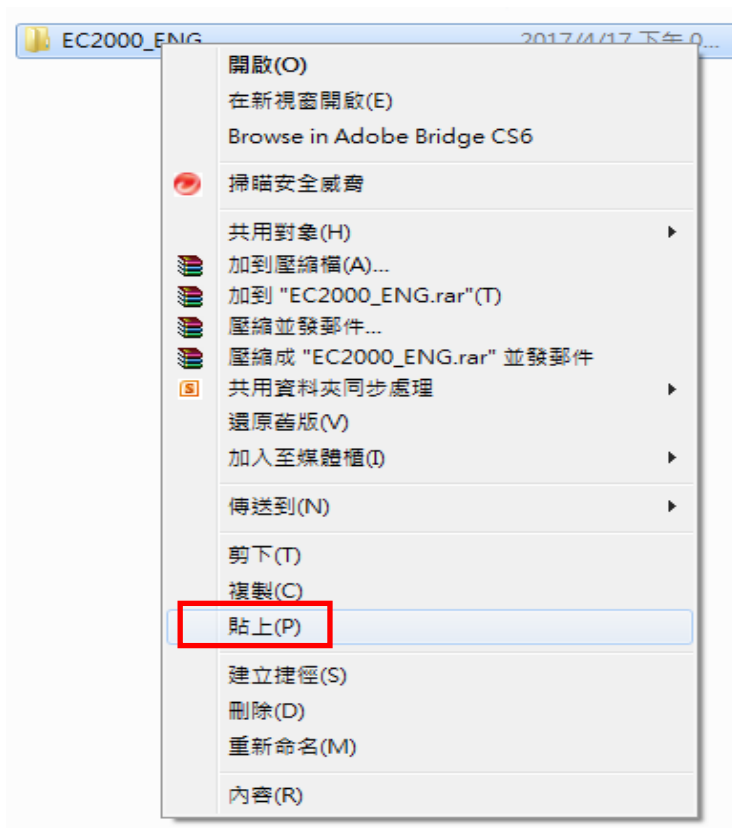

AnaLab Corporation

2.7 點選[複製並取代]中文化即完成

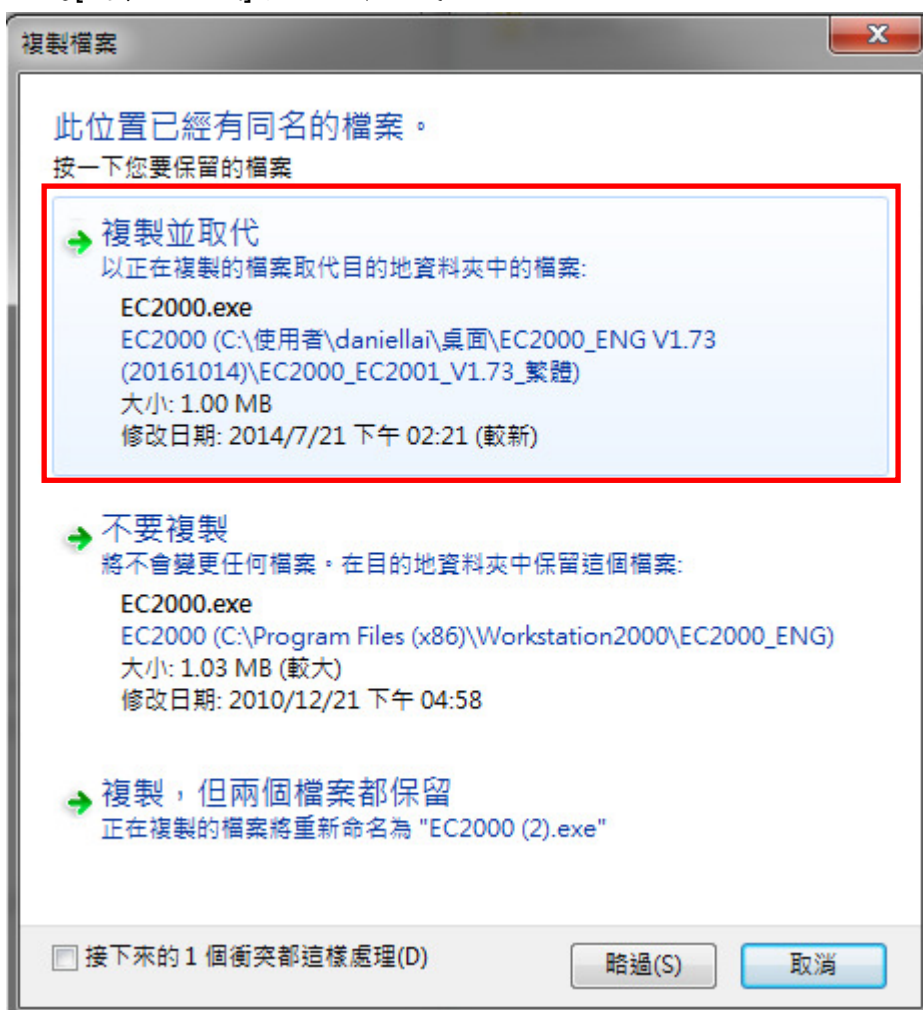


AnaLab Corporation


3. USB Key 軟體安裝

3.1 確認 EC2000 加密鎖 Key PRO 未安裝在電腦上


3.2 點選資料夾 [USB_KEY Driver]

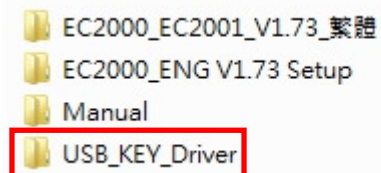

3.3 點選檔案 [Sentinel Protection Installer 7.6.6]

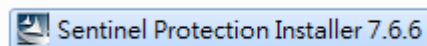


3.4 點選 [Next >]

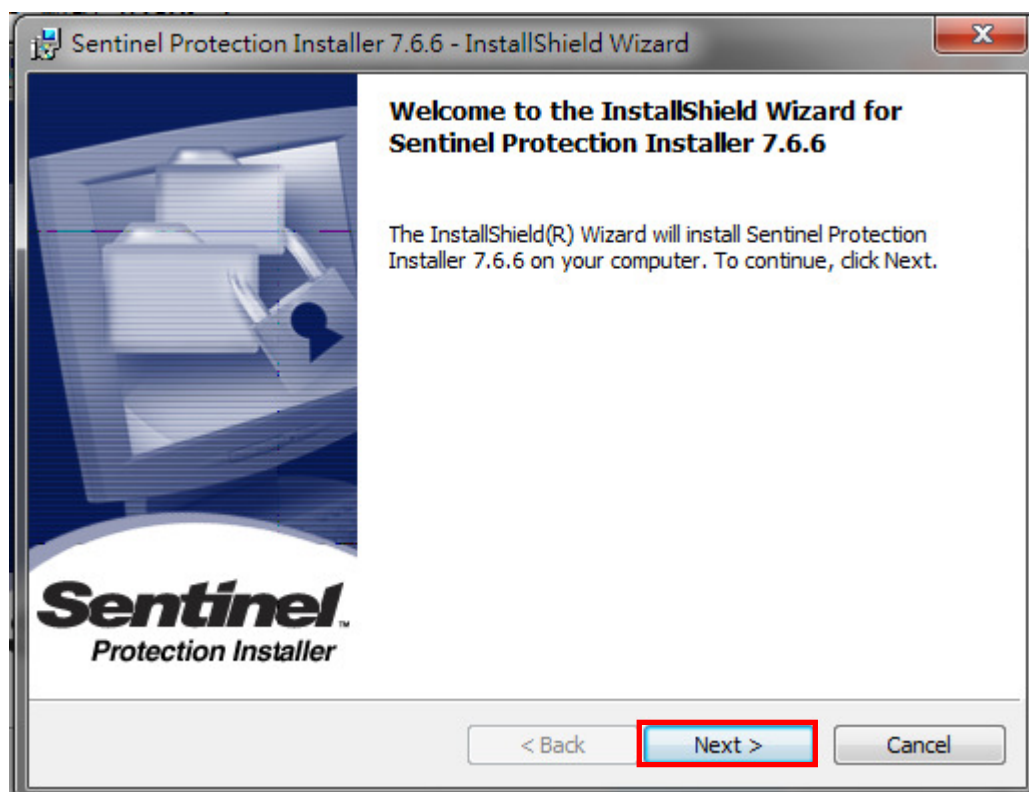


AnaLab Corporation

3.5 勾選 [I accept the terms the license agreement]

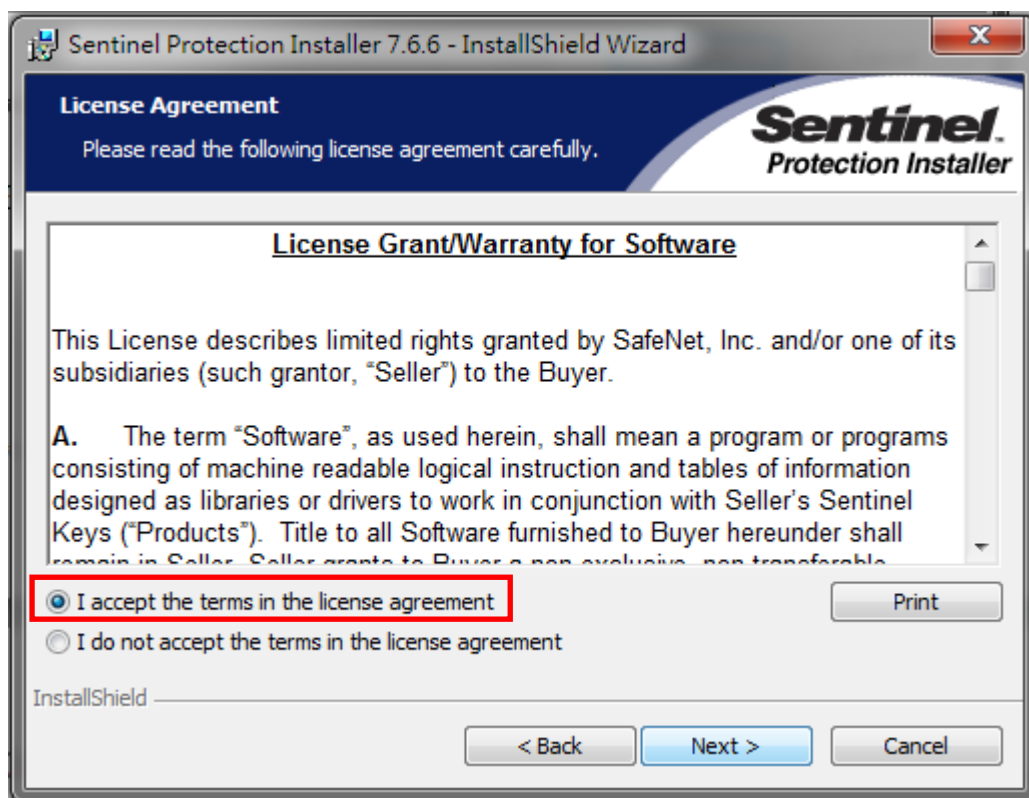


3.6 點選 [Next >]

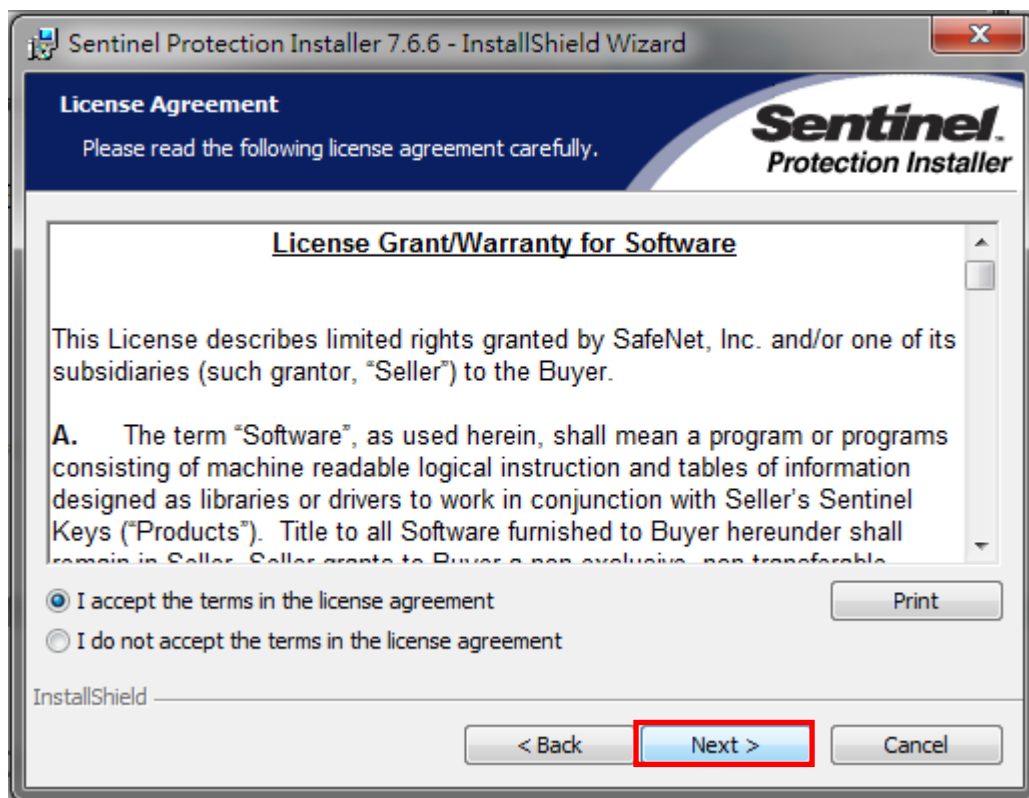


AnaLab Corporation

3.7 點選 [Next >]

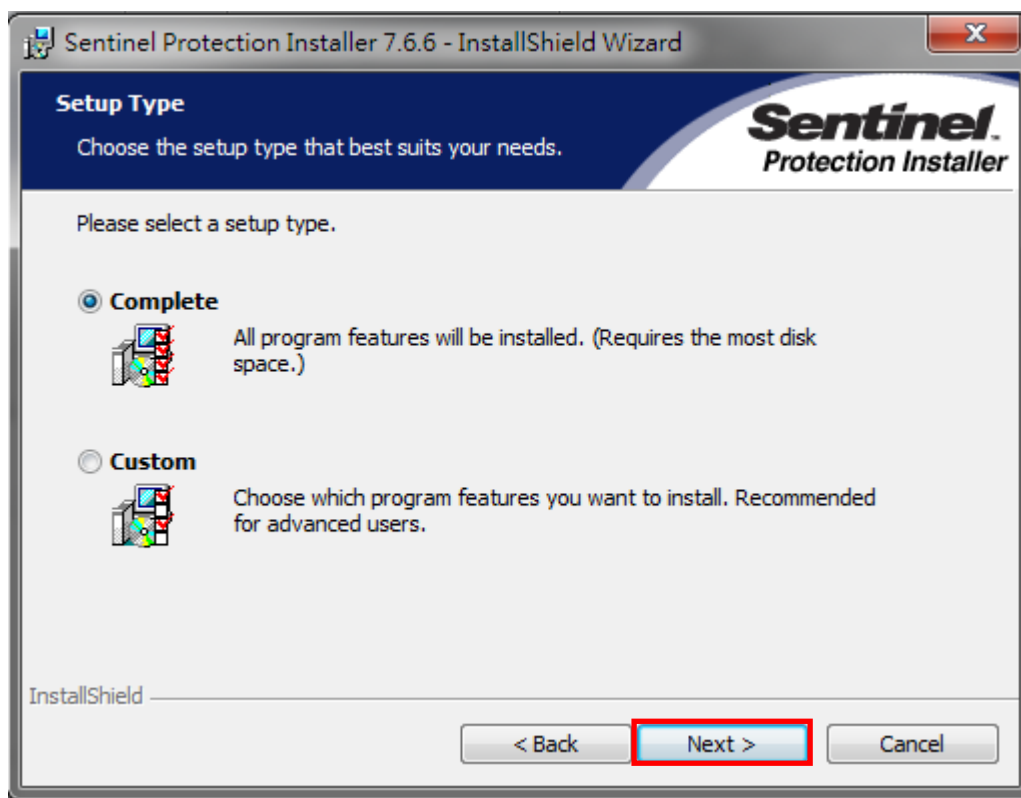


3.8 點選 [Install]

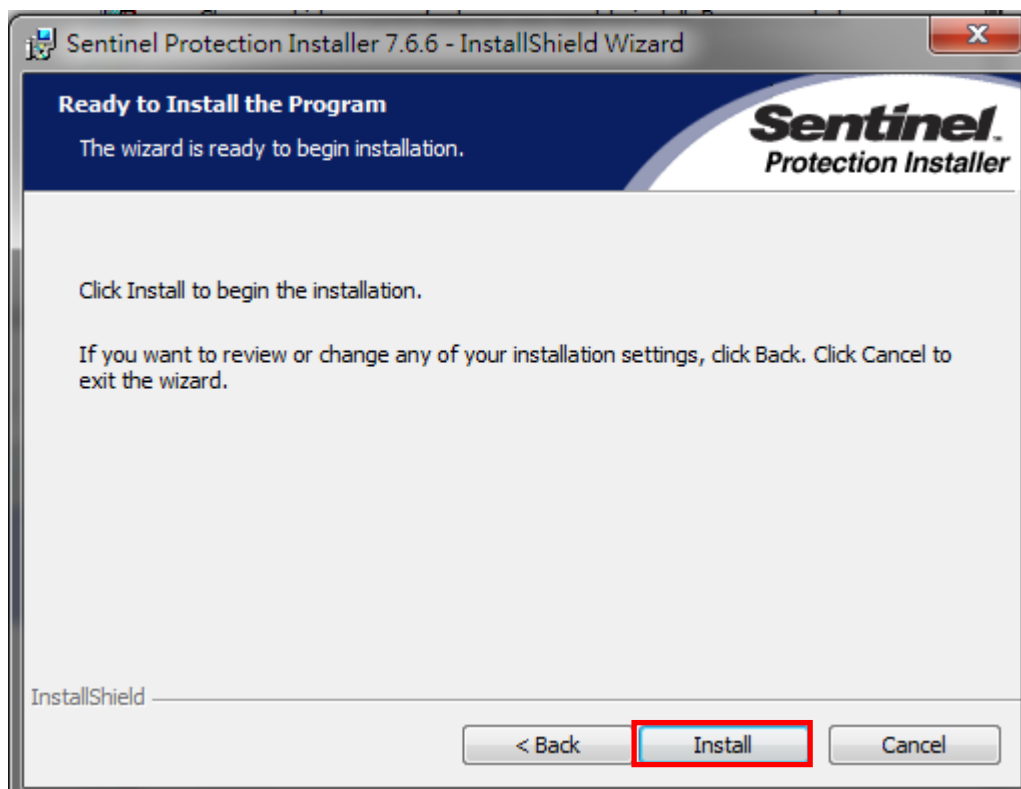

AnaLab Corporation

3.9 點選 [Yes]

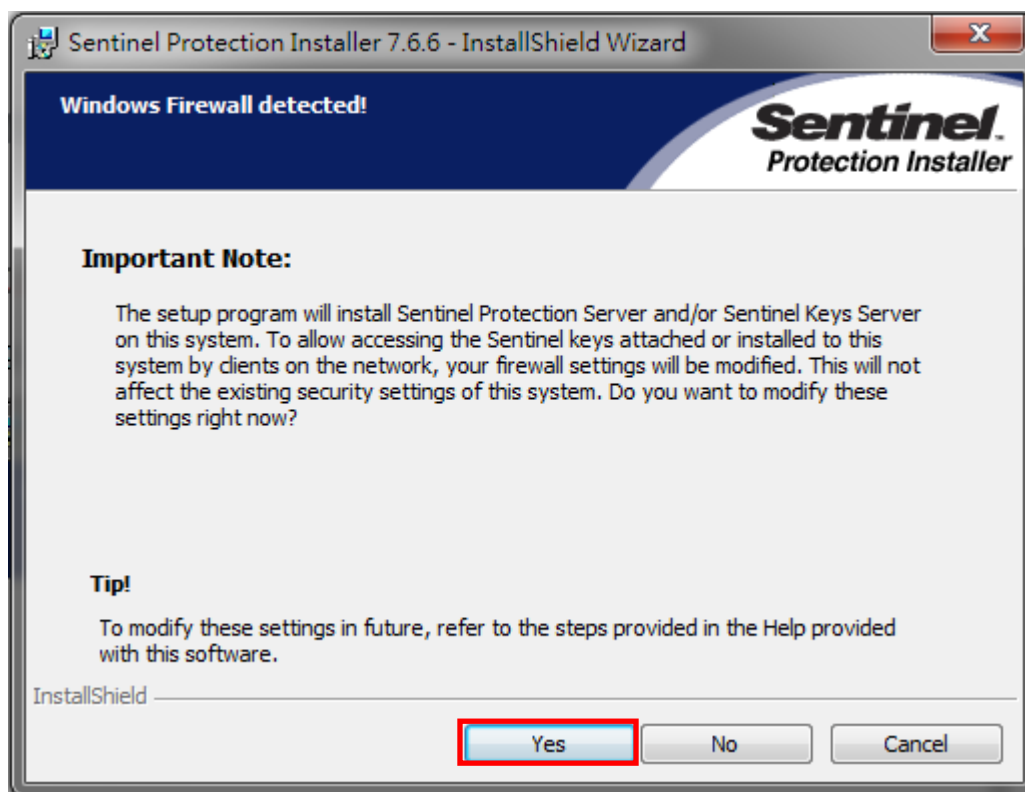

3.10 點選 [Finish]即完成安裝

