



07

色谱柱配件 Accessories for Daicel Columns

保护柱柱套 (Column Holder)

保护柱柱套用来装保护柱柱芯，柱套和柱芯组合在一起成为完整的保护柱。推荐使用保护柱以延长色谱柱的寿命。大赛璐的保护柱柱套分为2种：通用型和蛋白质键合型专用



通用型柱套(货号: 00011)




蛋白质键合型专用柱套(货号: 00081)

保护柱柱套和柱芯装配方法如下：



装配准备图

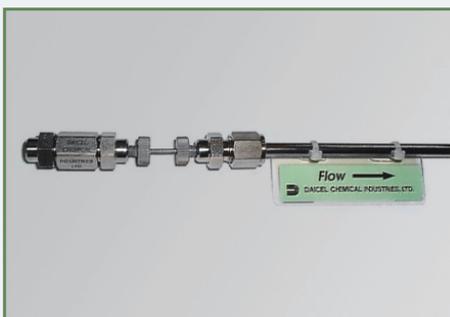

装配完成图

货号	产品名	种类	内径 (mm)	柱长 (mm)
00011	Cartridge Holder	通用型柱套	4.0	10
00081	HOLDER FOR AGP/CBH/HSA	柱套 (AGP/CBH/HSA专用)	4.0	10

★ CHIRALPAK®AD/AS/WH/OP(+)/OT(+), CHIRALCEL®OA/OB/OC/OD/OJ/OK/OG/OF, CROWNPAK® CR(+)/CR(-)分析柱的保护柱为一体化保护柱,使用前不需要按照如上步骤进行柱套及柱芯的装配,直接连接上分析柱即可使用。

★ 保护柱和分析柱之间的连接管路需另行购买。