


W3100 軟體主程式安裝 流程教學

Ver. 2.0.1

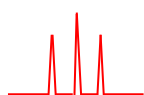

立行科技有限公司
Analab Corporation

地址：台北市中山區長安東路2段181號6樓之2

電話：(02)2776-6931

E-mail：sales@analab.com.tw

網址：www.analab.com.tw





安裝 W3100 主程式

1.1 執行安裝檔 [W3100_Setup_Ver2.0.1]


1.2 點選 [是]





1.3 先變更為[English]，再點選 [Next >]

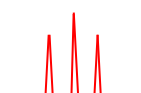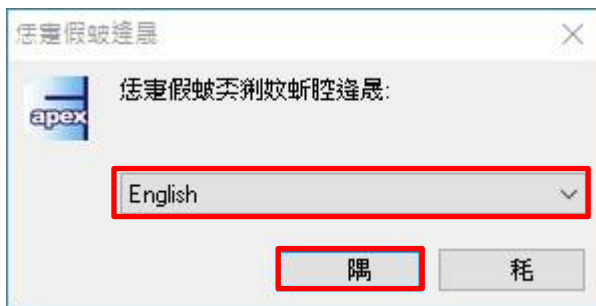


1.4 點選 [Next >]

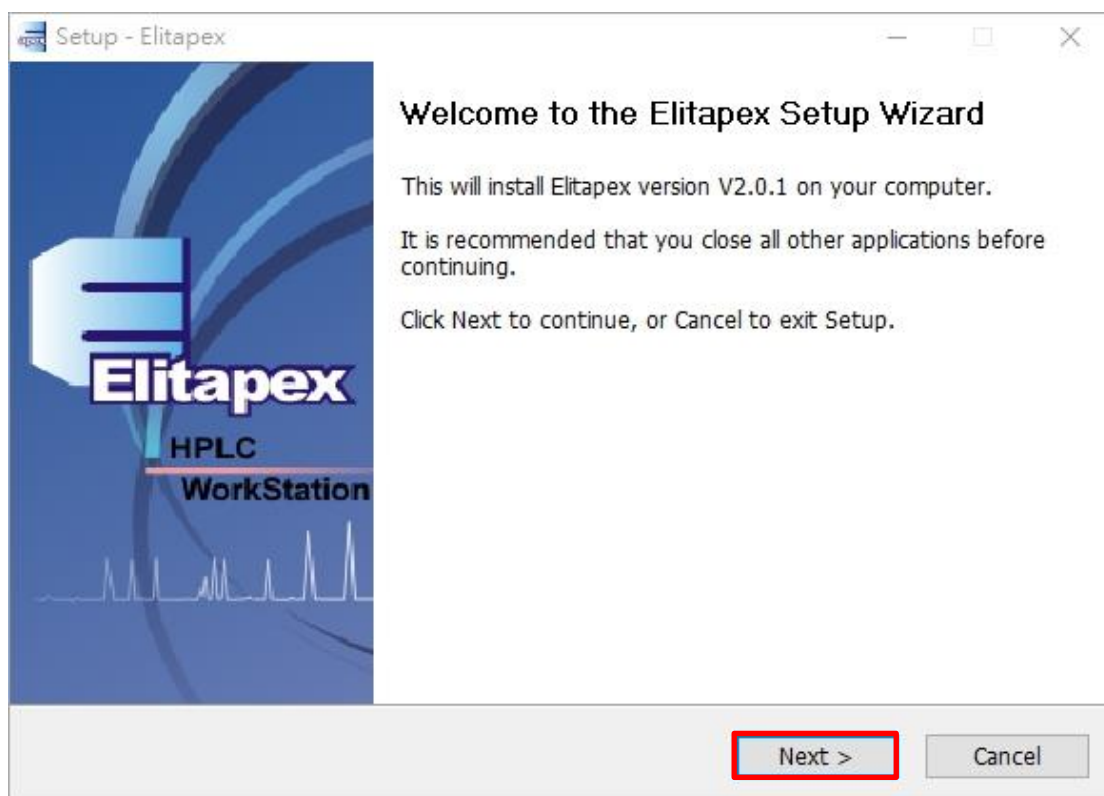



1.5 點選 [Next >]

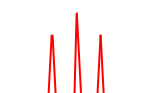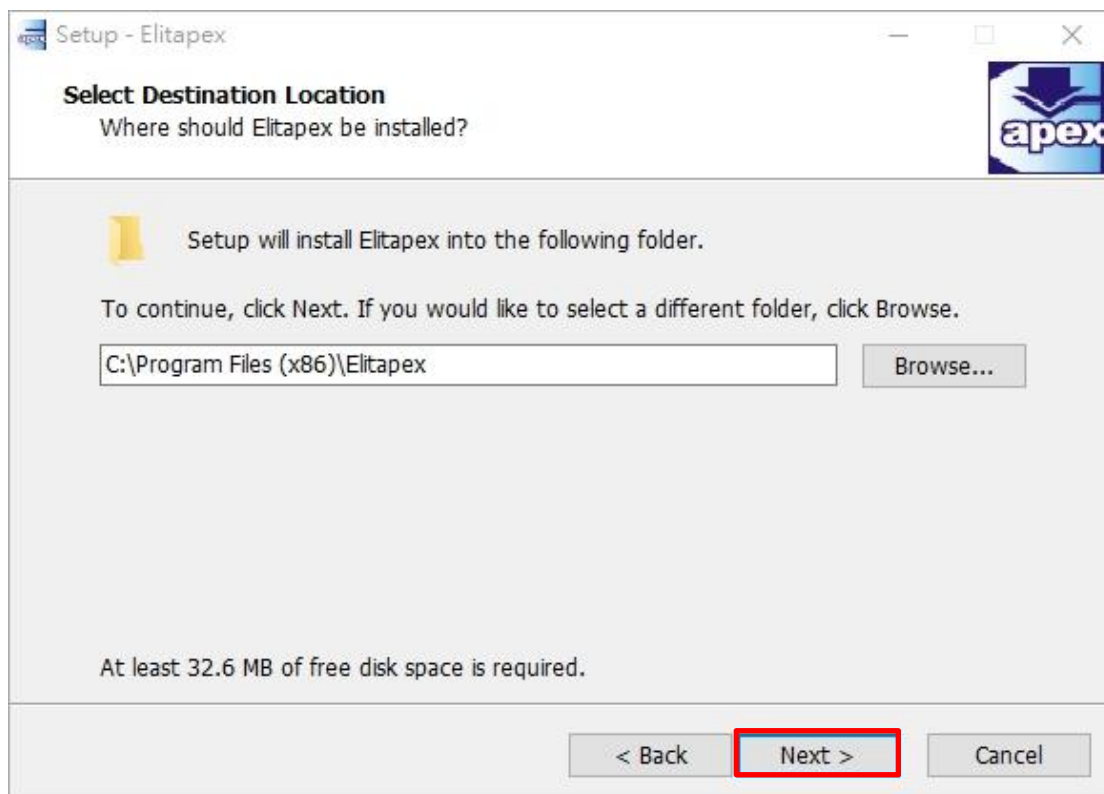


1.6 點選 [Next >]

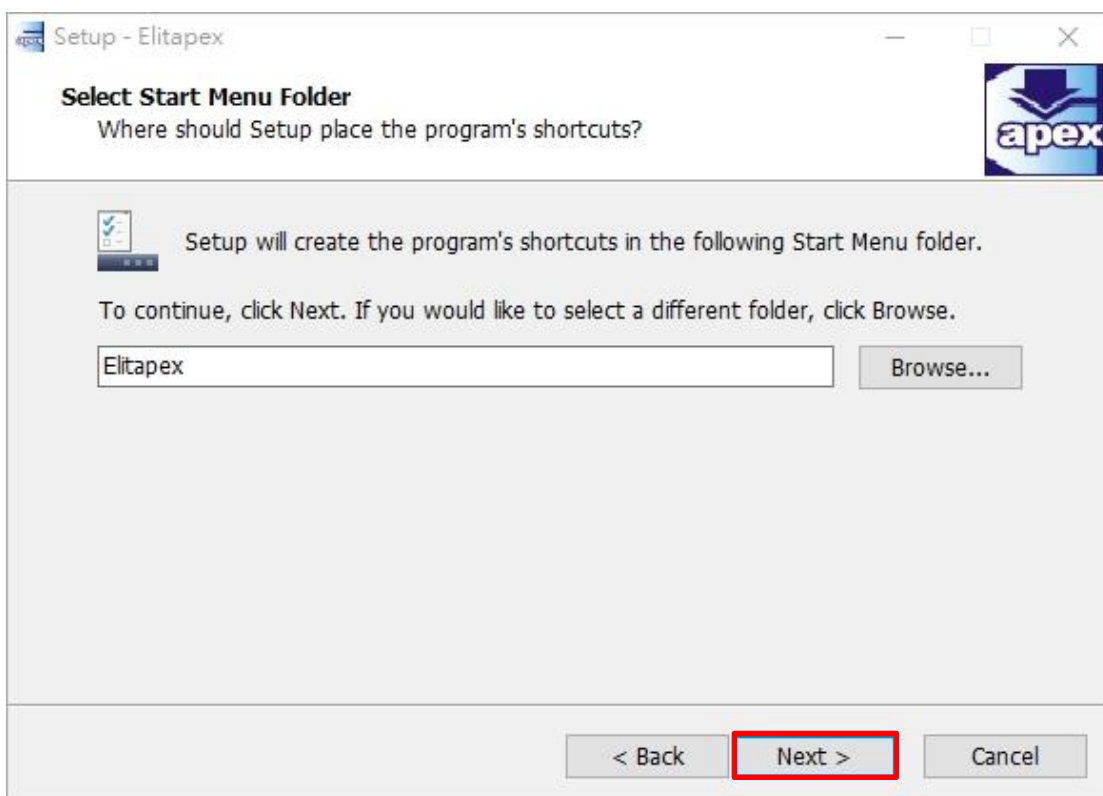



1.7 點選 [Next >]

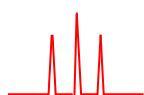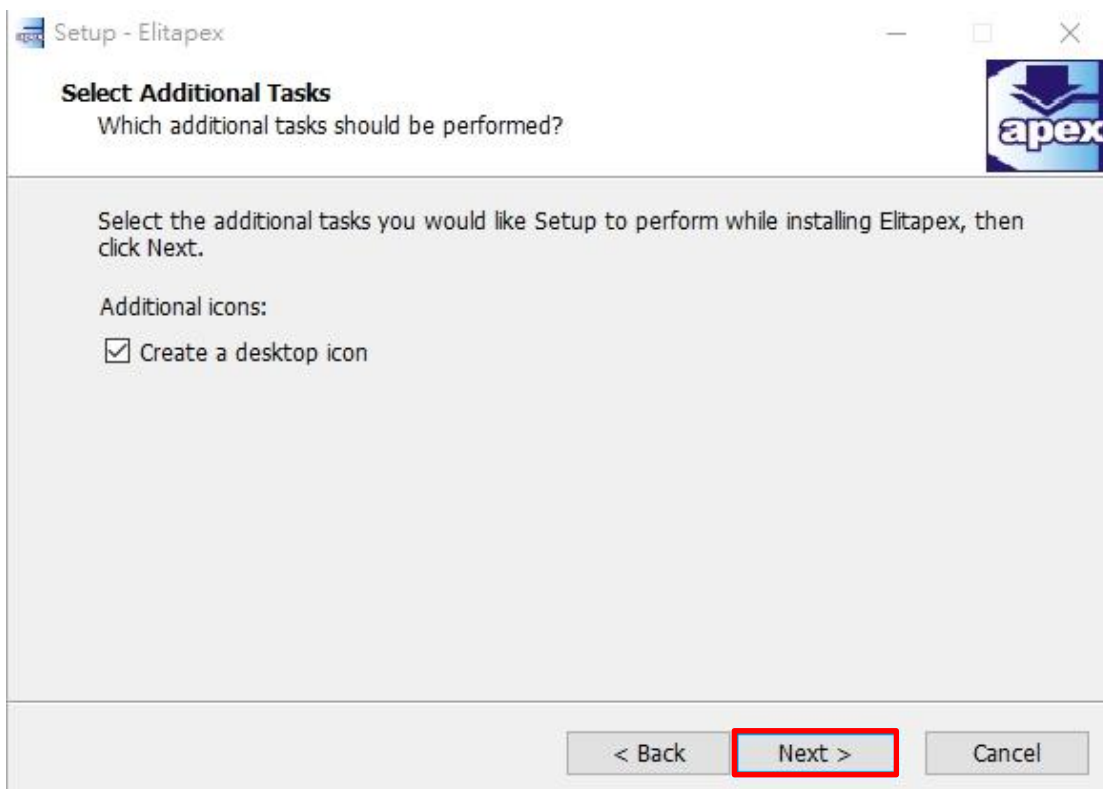


1.8 點選 [Install]

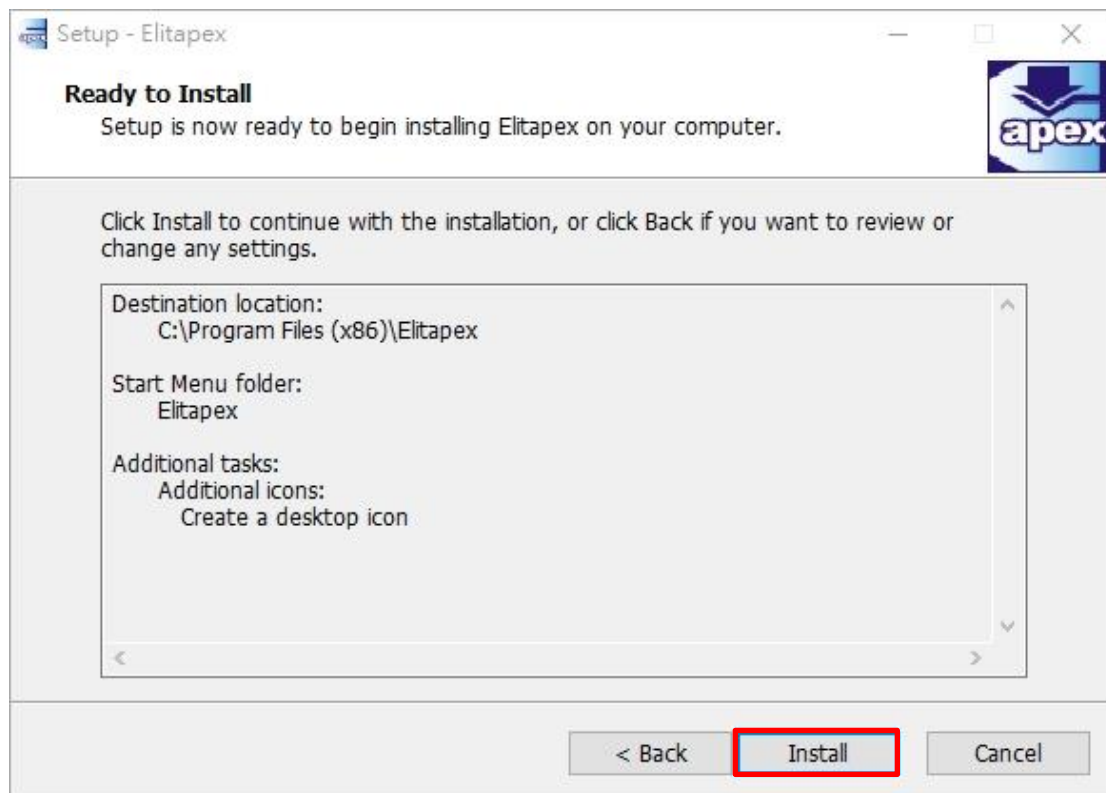


1.9 點選 [Extract]

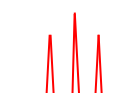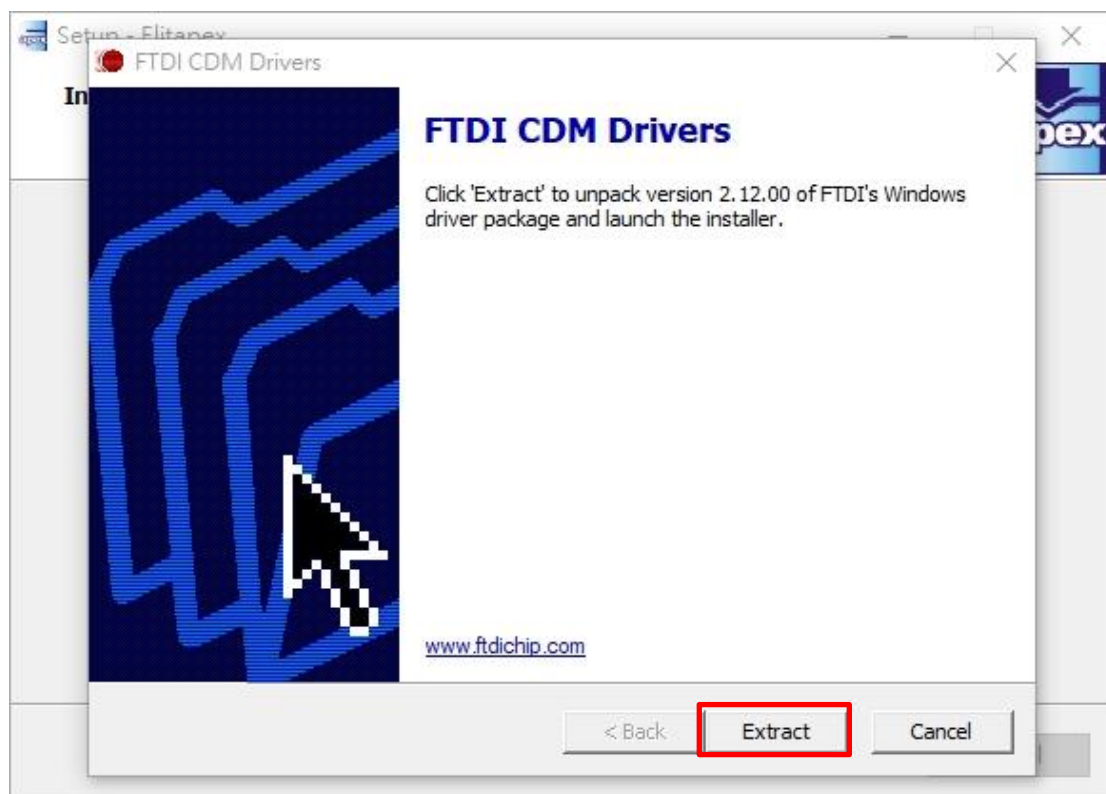

2.0 點選[下一步(N)]

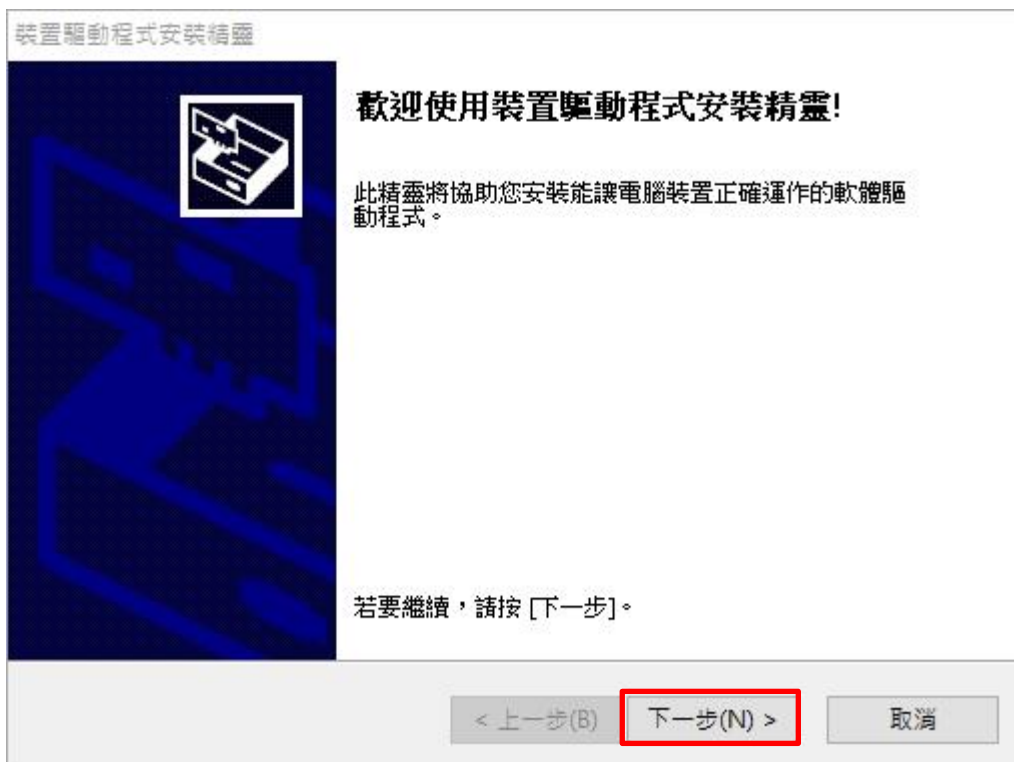

2.1 先點選[我接受此合約(A)]，再點選[下一步(N)]

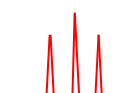


2.2 點選 [完成]




2.6 點

2.3 選 [完成]

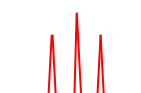


2.4 選 [Finish]

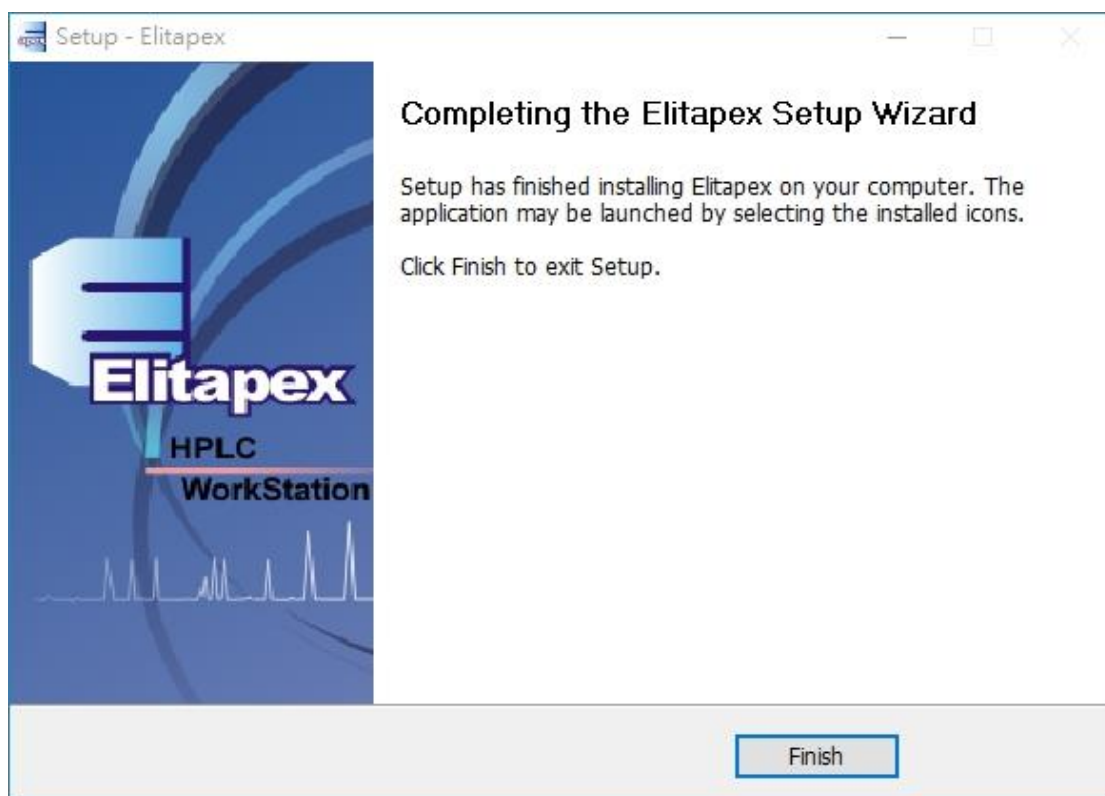

2.5 介面中文化



Elitapex_Setup_V
er2.0.1_GPC_GB.ex

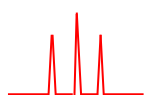

立行科技有限公司
Analab Corporation

地址：台北市中山區長安東路2段181號6樓之2

電話：(02)2776-6931

E-mail：sales@analab.com.tw

網址：www.analab.com.tw

